

## JXN-30 使用流程

1. 打开电源开关；
2. 将样品配平（小数点后两位相同）后放入相应转头中，垂直放入离心机转轴上，转头密封圈不能外露，拧紧转头盖；
3. 在操作屏上选择转头号，设定转速、时间、温度，点“START”，离心机即运行；
4. 运行完毕后，打开离心机盖，拧开转头盖，垂直取出转头，轻放在操作台上；
5. 取出离心管，清洗转头，擦干转头，放入冰箱中，离心机腔内若有水，将其擦干；
6. 关闭电源，登记后方可离开。