

Avanti J-26XP 高速离心机使用流程

1. 将 Power 开关按到“on”，脚踩脚踏板打开腔盖；
2. 样品配平后，对位放置在转子上，垂直轻放至离心机轴承上，查看密封圈是否在凹槽内，拧紧转子盖，关闭离心机腔盖；
3. 设置参数：旋转“ROTOR ID”处转子旋钮，选择安装的转子的名称；旋转“SPEED”旋钮，选择转速，可切换 rcf 和 rpm 两种模式；同理设置时间、温度、加速减速模式；
4. 确保所有参数设置正确，点“START”键，仪器开始运行；
5. 时间和转速降为零后，仪器停止运行，或手动按“STOP”停止运行；
6. 打开腔盖，卸下转子，取出样品，清洗转子、擦干，擦干腔体内壁；
7. 登记后方可离开。