

himac CR 22G 使用流程

1. 打开电源开关，离心机盖自动弹开；
2. 按“Roter”，选择转头，再按“enter”确认；
24#，R22A2，50 mL，转速 \leq 17000 rpm
41#，R12A3，300 mL，样品量 \leq 200 mL，转速 \leq 7500 rpm
36#，R10S，水平转头，50 mL，转速 \leq 6000 rpm
3. 将样品配平（小数点后两位相同）后放入相应转头中，转头盖拧紧，垂直放入离心机转轴上，转头密封圈不能外露，离心管盖拧紧；
4. 在操作屏上选择转头号，设定转速、时间、温度，“CHECK”后 5s 内按“START”，离心机即运行；
5. 运行完毕后，机器发出“嘀……”声，按“Door”打开离心机盖，垂直取出转头，轻放在操作台上；
6. 拧开转头盖，取出离心管，清洗转头，擦干转头，放入冰箱中，离心机腔内若有水，将其擦干；
7. 关闭电源，登记后方可离开。