

himac CR 22N 使用流程

1. 打开电源开关，离心机盖自动弹开；
2. 将样品配平（小数点后两位相同）后对位放置于相应转头中，转头盖拧紧，垂直放入离心机转轴上，转头密封圈不能外露，离心管盖拧紧，盖上离心机盖；
3. 在操作屏上选择转头号，设定转速、时间、温度，设置好后按“START”，离心机即运行；
4. 运行完毕后，机器发出“嘀……”声，打开离心机盖，垂直取出转头，轻放在操作台上；
5. 拧开转头盖，取出离心管，清洗转头，擦干转头，放入冰箱中，离心机腔内若有水，将其擦干；
6. 关闭电源，登记后方可离开。