

## Allg64R 使用流程

1. 电源开关按至 ON，按 OPEN DOOR 键打开腔门。
2. 安装转头前，确信锥形轴套座落于驱动轴上，若脱落，不能操作转头。
3. 参照相应的转头说明书安装转头，任何情况下，转头均需平衡运行。
4. 关闭离心机门并向下轻按，直听到两个门锁的锁紧声。
5. 输入运行参数：（顺序按键）
  - 选择转头号——ROTOR，▲或▼，ENTER。
  - 设定运转速度——RPM，▲或▼或 RCF，▲或▼。
  - 设置运行时间——TIME，▲或▼。
  - 设定运行温度——TEMP，▲或▼。
  - 选择加速模式（0 至 9）——ACCEL，▲或▼。
  - 选择减速模式（0 至 9）——DECEL，▲或▼。
6. 核对所有参数无误，并锁紧机门，按 ENTER 键和 START 键。
7. 设定时间计算至 0，或按 STOP 键或按 FAST STOP 键结束运行。
8. 转速停止后，OPEN DOOR 亮，按 OPEN DOOR 键，门锁释放打开门。
9. 取出样品，擦干离心机内冷凝水，关闭离心机盖，关机，登记后方可离开。